


Légende

- A Bague d'adaptation
- B Plateau de MiPlatform
- C Vis de maintien
- D Oculaire
- E Votre smartphone
- F Grips ajustables

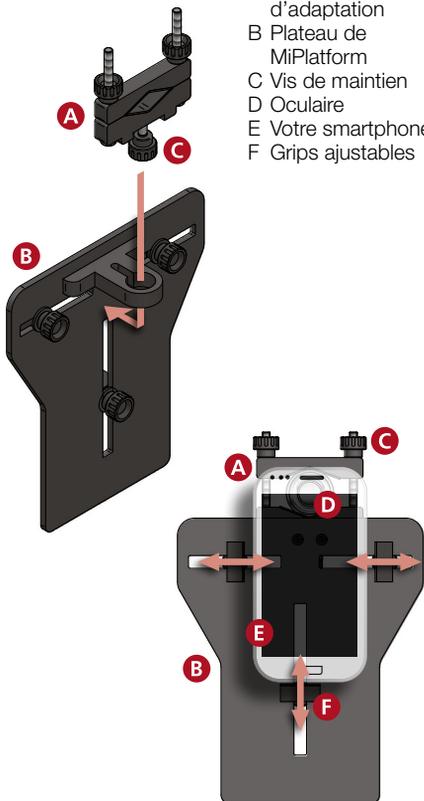

Instructions

1. Monter la bague d'adaptation **A** au dos du plateau **B**, puis serrer la vis de maintien **C**.
2. Dévisser les vis de serrage **C**, et positionner le collier de montage **A** sur l'oculaire **D** puis revisser.
3. Aligner l'appareil photo de votre smartphone **E** sur l'oculaire **D**.
4. Déplacer les grips ajustables **F** de manière à ce que votre smartphone **E** soit bien positionné et maintenu. Puis serrer les vis de serrage.

MiPlatform est prêt à l'emploi!

Informations et support

Visiter www.trajanscimed.com ou contacter techsupport@trajanscimed.com

Les spécifications peuvent être changer sans notifications.