

# PRECISION pH KIT

Code 5858-01 | Octa-Slide 2, pH 3.0-10.5

QUANTITY	CONTENTS	CODE
2 x 30 mL	*Wide Range pH Indicator	*2218-G
2	Test Tubes, 2.5-5-10 mL, plastic, w/caps	0106
1	Wide Range pH Octa-Slide 2 Bar, 3.0-6.5	2193-01
1	Wide Range pH Octa-Slide 2 Bar, 7.0-10.5	2196-01
1	Octa-Slide 2 Viewer	1101

To order individual reagents or test kit components, use the specified code number.

\*Reagent is a potential health hazard. **READ SDS:** lamotte.com

**Emergency information:**

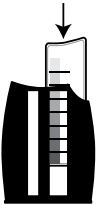


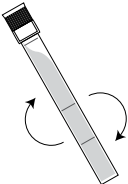

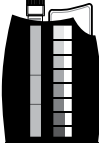
Chem-Tel USA 1-800-255-3924  
Int'l, call collect, 813-248-0585



Warning! This set contains chemicals that may be harmful if misused. Read cautions on individual containers carefully. Not to be used by children except under adult supervision.

## USE OF THE OCTA-SLIDE 2 VIEWER

### PROCEDURE

<p>1. Insert Wide Range pH Octa-Slide 2 Bar [2193-01 or 2196-01] into the Octa-Slide 2 Viewer [1101].</p> 	<p>2. Fill a test tube [0106] to the 10 mL line with sample water.</p> 	<p>3. Add 10 drops of *Wide Range pH Indicator [2218].</p> 
<p>4. Cap and mix.</p> 	<p>5. Insert test tube into Octa-Slide 2 Viewer [1101].</p> 	<p>6. Match sample color to a color standard. Record as pH.</p> 

# KIT DE PRECISIÓN DE pH



Código 5858-01 | Octa-Slide 2, pH 3,0-10,5

CANTIDAD	ÍNDICE	CÓDIGO
2 x 30 mL	*Wide Range pH Indicator	*2218-G
2	Tubos de ensayo, 2,5-5-10 ml, plástico, con tapones	0106
1	Barra de pH de rango amplio Octa-Slide 2, 3,0-6,5	2193-01
1	Barra de pH de rango amplio Octa-Slide 2, 7,0-10,5	2196-01
1	Visor Octa-Slide 2	1101

\*El reactivo es un potencial de salud peligro. **LEER SDS:** lamotte.com  
**Información de emergencia:**  
Chem-Tel EE. UU. 1-800-255-3924  
Internacional, llamada por cobrar,  
813-248-0585



Si quiere volver a hacer un pedido de reactivos o componentes de kits de prueba, use el código numérico especificado.

¡ATENCIÓN! Este kit contiene productos químicos que pueden ser perjudiciales si no se utilizan correctamente. Lea con atención las precauciones que se indican en cada envase. Prohibido su uso a menores sin la supervisión de un adulto.

## USO DEL VISOR OCTA-SLIDE 2

## PROCEDIMIENTO

1. Introduzca la barra de pH de rango amplio Octa-Slide 2 [2193-01 o 2196-01] en el visor Octa-Slide 2 [1101].
2. Llene el tubo de ensayo [0106] hasta la línea de 10 ml con el agua de muestra.
3. Añada 10 gotas del \*Wide Range pH Indicator [2218].
4. Tape y mezcle.
5. Inserte el tubo de ensayo en el visor Octa-Slide 2 [1101].
6. Compare el color de la muestra con un estándar de color. Registre el resultado como pH.

# KIT DE pH DE PRÉCISION

 LaMotte

Code 5858-01 | Octa-Slide 2, pH 3,0-10,5

QUANTITÉ	CONTENU	CODE
2 x 30 mL	*Wide Range pH Indicator	*2218-G
2	Éprouvettes, 2,5-5-10 mL, plastique, avec bouchons	0106
1	Barre Octa-Slide 2 pour pH plage étendue, 3,0-6,5	2193-01
1	Barre Octa-Slide 2 pour pH plage étendue, 7,0-10,5	2196-01
1	Lecteur Octa-Slide 2	1101

Pour commander à nouveau des réactifs ou des composants de kit d'analyse séparément, utiliser les numéros de code indiqués.

\*Le réactif est un potentiel de santé risquer. **LIRE SDS**: lamotte.com

### Information d'urgence:

Chem-Tel États-Unis  
1-800-255-3924

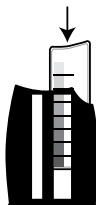


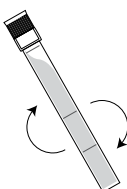
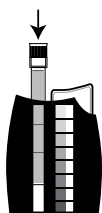
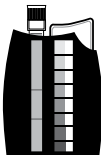
International, à frais virés,  
813-248-0585



AVERTISSEMENT ! Ce kit contient des produits chimiques qui peuvent être nocifs s'ils sont utilisés de façon impropre. Lisez avec attention les avertissements sur chaque récipient. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants, sauf sous la surveillance d'un adulte.

## UTILISATION DU LECTEUR OCTA-SLIDE 2

## PROCÉDURE

<p>1. Insérez la barre Octa-Slide 2 pour pH plage étendue [2193-01 ou 2196-01] dans le lecteur Octa-Slide 2 [1101].</p> 	<p>2. Remplissez une éprouvette [0106] avec l'eau d'échantillon jusqu'à la ligne des 10 mL.</p> 	<p>3. Ajoutez 10 gouttes d'*Wide Range pH Indicator [2218].</p> 
<p>4. Fermez l'éprouvette et mélangez.</p> 	<p>5. Insérez l'éprouvette dans le lecteur Octa-Slide 2 [1101].</p> 	<p>6. Faites correspondre la couleur de l'échantillon avec l'un des étalons de couleur. Enregistrez le résultat en tant que pH.</p> 

**LAMOTTE COMPANY** | 802 Washington Avenue | Chestertown, Maryland | 21620 USA  
800.344.3100 | +1 410.778.3100 (Outside USA) | Fax 410.778.6394 | [lamotte.com](http://lamotte.com)

©2022 LaMotte Company, All Rights Reserved 65858-01 03.08.2022