

# QUICK RELEASE SAMPLER

Colección de Muestreo






El Quick Release Sample de Applied Food Diagnostics ofrece un dispositivo más seguro y duradero para tomar muestras ambientales de superficies en la industria de alimentos y bebidas. Todos los aspectos del diseño, desde el mecanismo de liberación en el asa hasta el cierre de alambre en la bolsa, se han optimizado para proporcionar a las empresas el mejor producto para la recolección de muestras.

- ▶ Más duradero, versátil y seguro
- ▶ Reducción de la contaminación cruzada
- ▶ Mejor diseño de cierre de alambre
- ▶ Bolsa a prueba de fugas
- ▶ Varios tipos de medios de hidratación para obtener resultados óptimos
- ▶ Área grande para escribir descripciones de muestra
- ▶ Esterilizado por irradiación gamma
- ▶ Libre de biocidas
- ▶ Vida útil de 18 meses para esponjas hidratadas



**APPLIED FOOD**  
DIAGNOSTICS

# PROTOCOLO DE MUESTREO PARA LAS QUICK RELEASE SAMPLER

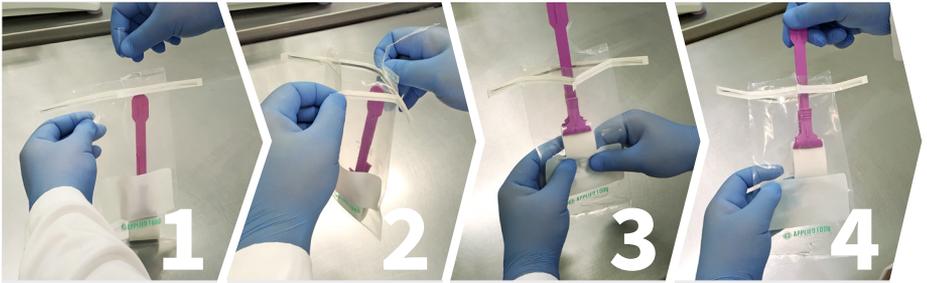


**1**  
 Separe la bolsa arrancando la tira de plástico en la perforación.

**2**  
 Tire de las pestañas blancas para abrir la bolsa.

**3**  
 Esponja el asa del muestreador de liberación rápida empujando el dispositivo fuera de la bolsa.

**4**  
 Tome la parte expuesta del asa y retire el Sampler de liberación rápida de la bolsa.

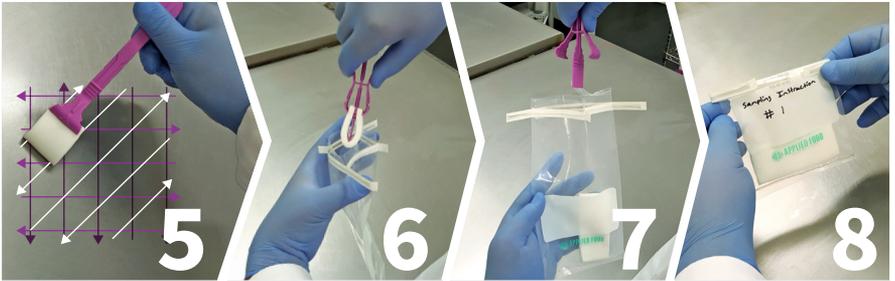

**5**  
 Limpie el área a muestrear frotando la esponja horizontalmente, verticalmente y diagonalmente sobre el área mientras se asegura de girar la esponja para tomar muestras usando ambos lados de la esponja.

**6**  
 Cuando finalice el muestreo, sostenga la esponja sobre la boca de la bolsa.

**7**  
 Presione las abrazaderas para liberar la esponja en la bolsa.


**8**  
 Doble la boca de la bolsa varias veces hacia abajo. Asegúrese de que la bolsa permanezca cerrada doblando hacia atrás las ataduras de cables y la etiqueta con un marcador permanente.

Item Number	Item Description	Quantity/Size
SC-SQRS-BPW-100	Quick Release Sampler Hydrated with Buffered Peptone Water	100/1 case
SC-SQRS-DENB-100	Quick Release Sampler Hydrated with DE-Neutralizing Broth	100/1 case
SC-SQRS-LB-100	Quick Release Sampler Hydrated with Lethen Broth	100/1 case
SC-SQRS-NB-100	Quick Release Sampler Hydrated with Neutralizing Broth	100/1 case
SC-SQRS-NRB-100	Quick Release Sampler Hydrated with Neutralizing and Recovery Broth	100/1 case



# ADAPTER PARA QUICK RELEASE SAMPLER

¿Necesita muestrear un área de difícil acceso?  
¡Applied Food Diagnostics tiene la solución perfecta para su dilema!

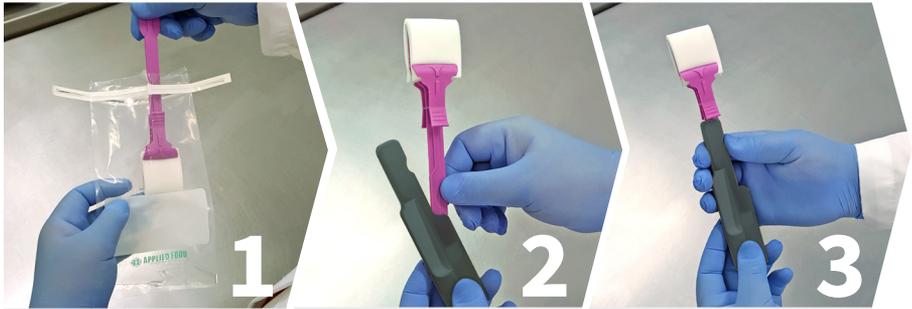

1  
Retire asépticamente el Quick Release Sampler de la bolsa de recolección de muestras.

2  
Inserte la parte inferior de la varilla del Quick Release Sampler en la parte inferior de la ranura del adaptador. (Tenga cuidado de no tocar la esponja durante la inserción.)

3  
Deslice el resto de la varilla de muestreo en su lugar empujándola hacia adentro hasta que el pulgar descansa sobre la ranura del pulgar y la varilla se sienta segura en el adaptador



4  
Luego, gire el aplicador del adaptador a un poste y muestree el área deseada.

Excelente para muestrear esos lugares difíciles de alcanzar.

5  
Retire la varilla del adaptador del poste tirando de la sección del mango de la esponja donde se encuentran las pinzas en ángulo hacia el lado abierto del adaptador. El mango de la esponja se puede sacar del adaptador. Siempre asegúrese de no tocar la esponja.

Coloque la esponja en la bolsa de la misma manera que se indica en el folleto "Quick Release Sampler".

Item	Descripción	Cantidad
SC-SQRS-PA-001	Adaptador para Quick Release Sampler	1

