

®

BIOAPLICACIONES


3M™ Clean- Trace™ Protect

**Detección de residuos de
proteínas en superficies**

3M **Ciencia.
Aplicada a la vida.™**

PRUEBA DE HIGIENE EN SUPERFICIES

Los residuos que quedan en las superficies indican una limpieza deficiente y proporcionan nutrientes para que las bacterias patógenas o de descomposición prosperen, lo que podría conducir a la contaminación del producto.

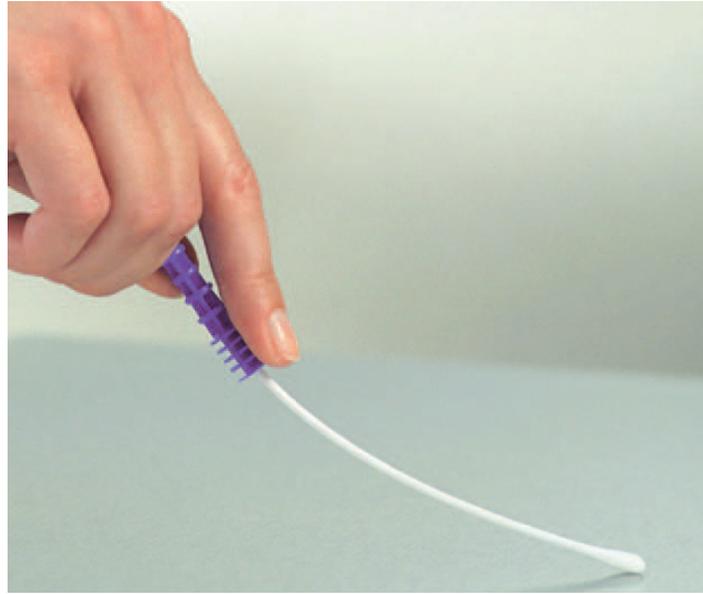

3M Clean-Trace Surface Protein Plus es una solución rápida, simple y confiable para monitorear la contaminación biológica en superficies en tiempo real, ayudándole a administrar su limpieza y proteger a sus clientes.



- Monitorear la efectividad de su limpieza ayuda a reducir el riesgo de un incidente de seguridad alimentaria: los residuos de alimentos indican una limpieza deficiente y pueden provocar el crecimiento de bacterias
- Detecta proteínas y agentes reductores en superficies y en áreas de difícil acceso
- Tarda unos segundos en realizarse, con resultados disponibles en 10 minutos o menos; los resultados rápidos permiten una acción correctiva inmediata
- La lectura visual de un cambio de color indica el nivel de limpieza: detecta desde 50 µg de proteína
- **No se requiere instrumentación o equipo de análisis; este producto se puede utilizar con una capacitación mínima**
- Puede integrarse en su programa HACCP: las áreas de riesgo pueden monitorearse para determinar la efectividad de la limpieza
- Los resultados rápidos y visibles pueden ayudar a enseñar al personal la importancia de la limpieza, ayudando a desarrollar una "cultura de la higiene"


**Detecta proteínas y agentes reductores en superficies
indicando la presencia de residuos de proteínas.**




FÁCIL DE USAR

Tomar la muestra con el hisopo en una superficie de 10cm x 10 cm aproximadamente.


(Humedecer el hisopo con la solución de extracción si la superficie está seca)

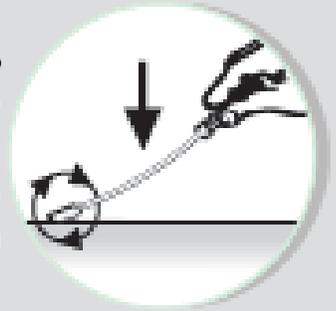

Introducir dentro del tubo para mezclar con el reactivo, activarlo y agitar de lado a lado durante 5 segundos.

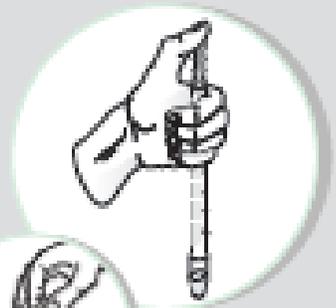

Deje el hisopo en posición vertical a temperatura ambiente durante 10 minutos. Lea el resultado

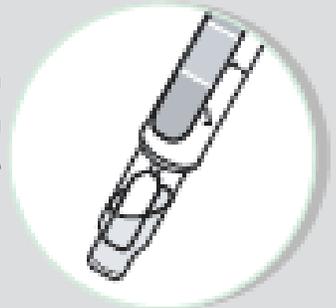

El color vira de verde a morado si la prueba es positiva y permanece verde cuando es negativa

Limpio

Sucio





info@bioaplicaciones.com



+52 558 853 4780



+52 553 706 9170



www.bioaplicaciones.com



Oficinas: Calle Darwin 96 Int. 601, Col. Anzures, Miguel Hidalgo, C.P. 11590



BIOAPLICACIONES®

protegemos la salud y el medio ambiente

