



パーフェクトループの使用方法

写真は下記の4行程を①～④画像で表現しています。

① 超薄切片をループ内に取り込む

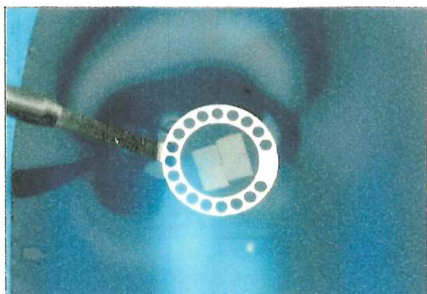


方法1 パーフェクトループの輪の孔に超薄切片を取込んで、水平に着水する。そして、垂直に上げてパーフェクトループに回収する。→

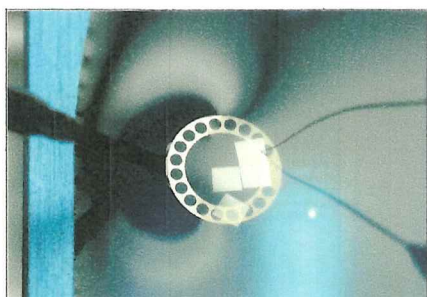


方法2 パーフェクトループを少し傾斜させ輪を半分程を水に沈めて輪の孔内に超薄切片を取込んで輪を水平にする。そして、垂直に上げてパーフェクトループに超薄切片を回収する。→

② ループをグリッドに重ねる

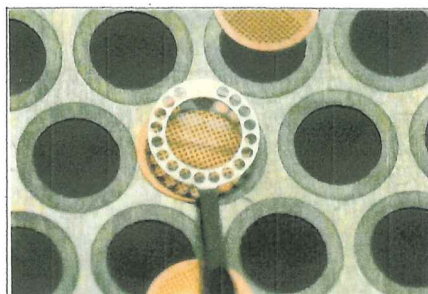


パーフェクトループの輪の下に付着した水滴をグリッドに接触させる。
↓

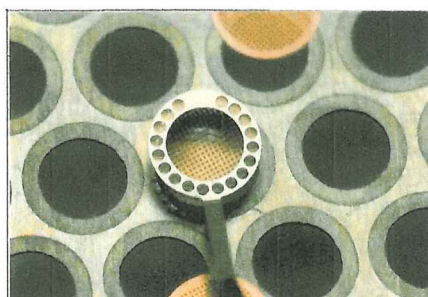


グリッドはループに同心円状に重なる。→

③ ループの水滴を濾紙に吸収

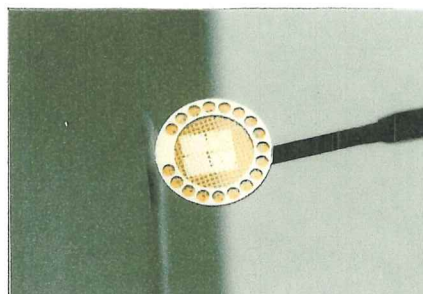


方法1 パーフェクトループの下側にグリッドを付着させた状態で柄と反対側を濾紙に接触させると水滴は輪の裏の溝を流れ濾紙に吸収する。→

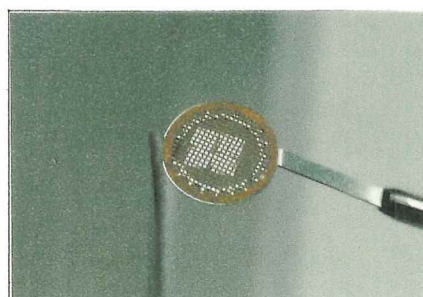


方法2 パーフェクトループの輪の上側にグリッドを置き、柄の反対側を濾紙を接触させると水滴は輪の裏の溝を流れ濾紙に吸収して、乾燥しても落下の心配はない。→

④ 乾燥したらグリッドは離れる

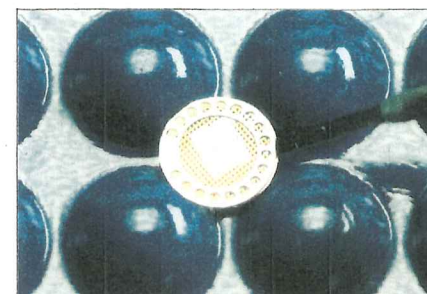

方法1 ブルーマット上の四個の凸の中央に置くと水滴が不十分な乾燥でもグリッドをパーフェクトループから離すことができる。

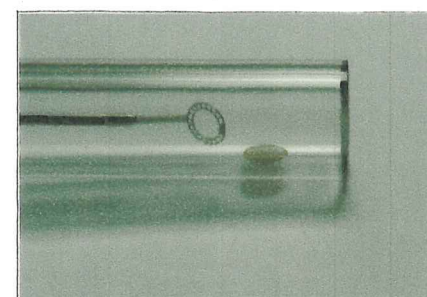

方法2 パーフェクトループのフードで覆っておいて置く。乾燥したらフード内には落下する。落下したグリッドはピンセットで回収する。

切片等が付着した場合はループ部分を10%の水酸化ナトリウムに浸け洗いした後に流水で洗浄してください。

平成30年8月23日