

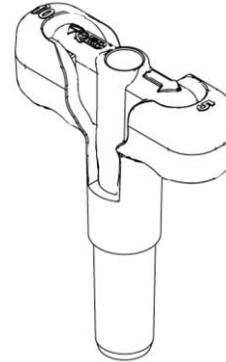
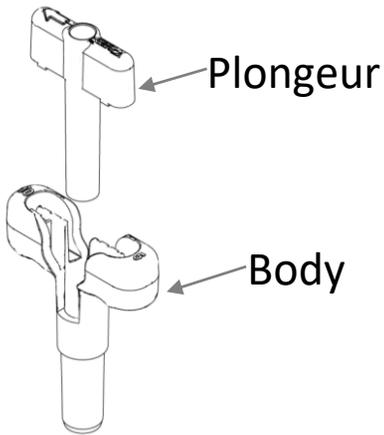
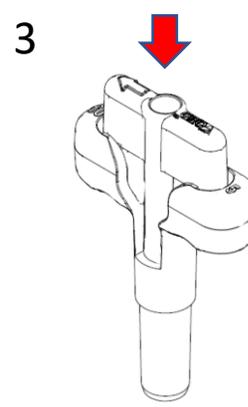
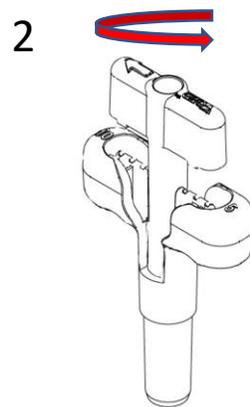


# Instructions pour l'échantillonnage avec le Combo Core

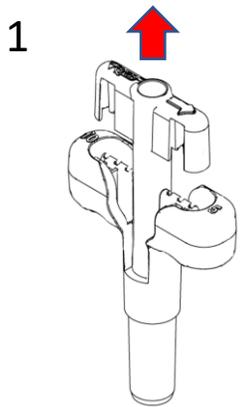




## Collecte d'échantillons de 5 grammes :

L'échantillonneur est livré dans la configuration d'échantillon de 5 grammes. Le haut du piston est aligné avec le haut de la poignée du corps, et la flèche sur le haut du piston pointe vers le marquage "5" sur le haut de la poignée.

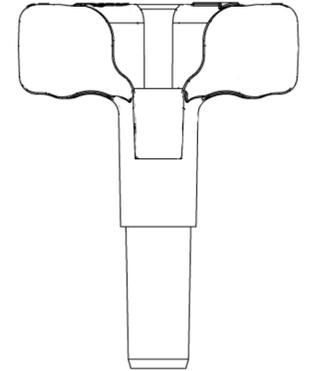


## Collecte d'échantillons de 10 grammes :

Pour passer à la configuration de 10 grammes, soulevez le piston (1) et faites-le pivoter de 180° (2), puis abaissez le piston pour engager les onglets de positionnement (3). Le piston se trouve au-dessus du haut de la poignée dans cette position, et la flèche sur le haut du piston pointe vers le marquage "10" sur le haut de la poignée.

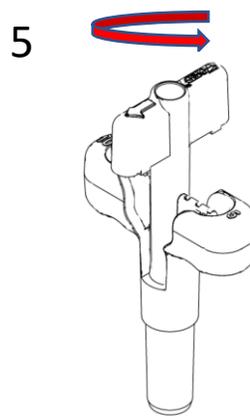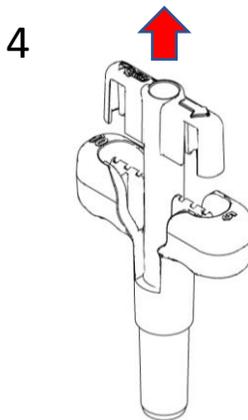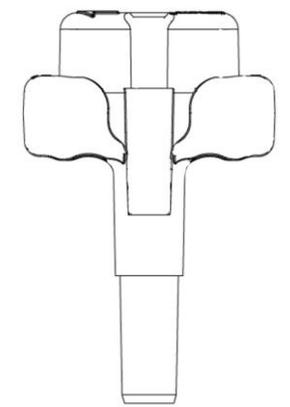

## Éjection de l'échantillon :

Insérez le barillet dans votre flacon d'échantillon. Soulevez le piston (4) et faites-le pivoter de 90° dans n'importe quelle direction pour aligner le piston avec la fente dans le corps (5), puis poussez le piston vers le bas jusqu'à ce qu'il atteigne le fond de la fente (6), éjectant les échantillons.

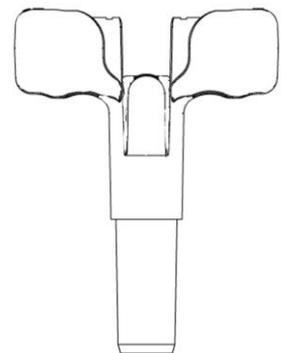

Cliquez ici pour voir la vidéo de l'utilisateur du Combo Core

