



弊社 PVDF トランスファーメンブレンをお買い求めいただきましてありがとうございます。
ご使用にあたっては本製品群の資料 GVS Western-Blot-protocol（英文）並びに、下記情報
をご参考ください。

基本的なご使用方法

<PVDF トランスファーメンブレン 使用上の留意点>

- ・メンブレンは、両面を比較して光沢面とザラザラ面があります。
ゲルと接する転写面に膜の光沢面が来る様にセットして下さい。
- ・ブロッキングバッファーで平衡化させる前に、膜をメタノールで完全に湿らせて下さい。

1. In case of PVDF membrane perform membrane equilibration by:
 - a. Immersing membrane in Methanol for 1 minute;
 - b. Followed by immersion of membrane in DW water for 5 minutes;
 - c. Followed by immersion of membrane in Transfer Buffer for 10 minutes.*Membrane must be wet at all times.*

GVS Western-Blot-protocol から抜粋

GVS ジャパン株式会社
ライフサイエンス部門
〒160-0023
東京都新宿区西新宿 7-10-12 KKD ビル 4 階
Tel: 03 5937 1447
Fax: 03 5937 1448
